

# CONFIGURER LES BALANCES PRECISA SERIE XB ou XT POUR LE LOGICIEL EASYPREP

## 1/ Ré-initialisation de la configuration usine

- Mettre la balance hors service en appuyant sur la touche ON/OFF
- Allumer la balance et durant le processus de démarrage, maintenez MODE et TARE appuyées jusqu'à l'affichage de « FACTORY CONFIG »
- Relâcher les deux touches, la balance s'éteint et revient à zéro

## 2/ Configuration de la balance

Principe : une impulsion courte sur une touche permet la modification d'un paramètre, une impulsion longue permet de valider un choix.

- Mettre la balance hors service en appuyant sur la touche ON/OFF
- Allumer la balance et durant le processus de démarrage, maintenez MODE appuyé jusqu'à l'affichage de « LANGUAGE ENGLISH »
- Appuyer brièvement sur MODE, « LANGUAGE ENGLISH » se met à clignoter
- Faites 2 appuis courts sur MODE pour afficher « LANGUE FRANÇAISE »
- Appuyer longuement sur MODE pour valider votre choix, « LANGUE FRANÇAISE » ne clignote plus.
- Appuyer longuement sur MODE jusqu'à l'affichage de « DONNEES D'IMPRESSION »
- Appuyez brièvement sur MODE pour avoir « DEPART AUTO NON »
- Appuyer de nouveau brièvement sur MODE pour faire clignoter « NON » et appuyer encore brièvement sur MODE pour afficher « OUI »
- Faites un appui long sur MODE pour stopper le clignotement et valider votre choix
- Faites de nouveau un appui long sur MODE pour afficher « MODE STABLE »
- Appuyer brièvement sur MODE pour faire clignoter « STABLE » et appuyez 2 fois brièvement sur MODE pour afficher « CONTINU »
- Faites un appui long sur MODE pour valider votre choix
- Appuyer brièvement sur PRINT pour revenir à « DONNEES D'IMPRESSION »
- Appuyer longuement sur MODE jusqu'à l'affichage de « MODE DE PESEE »
- Appuyer 2 fois brièvement sur MODE afin d'afficher « TEMPS D'INTEGRAT. » et « 0.16 » clignotant
- Appuyer à nouveau 2 fois brièvement sur MODE pour avoir « 0.04 » clignotant
- Faites un appui long sur MODE pour valider votre choix
- Appuyer brièvement sur PRINT pour revenir à « MODE DE PESEE »
- Appuyer longuement sur MODE jusqu'à l'affichage de « INTERFACE »
- Faites 2 appuis brefs sur MODE pour avoir « BAUDRATE » et « 600 » clignotant
- Appuyez 4 fois brièvement sur MODE pour afficher « 9600 »
- Appuyer longuement sur MODE pour valider votre choix
- Appuyer une fois brièvement sur PRINT pour revenir à « INTERFACE »
- Appuyer une nouvelle fois brièvement sur PRINT pour valider les changements dans le menu. La balance s'éteint et se rallume avec les nouveaux paramètres.